



1 Décontamination du matériel réutilisable :

Exemple : rotor de centrifugeuse, ciseaux, etc.

Option 1 : Autoclavage

Option 2 :

- Nettoyage puis désinfection : trempage dans une solution de détergent-désinfectant
- Rinçage à l'eau

2 Décontamination de liquide infectieux sur la pailleuse :

Pré-désinfection :

- Déposer un papier absorbant puis recouvrir de désinfectant (ou de détergent-désinfectant)
- Laisser agir
- Essuyer de manière concentrique de l'extérieur vers l'intérieur

Désinfection :

- Recouvrir à nouveau de désinfectant (ou de détergent-désinfectant)
- Laisser agir
- Essuyer de manière concentrique de l'extérieur vers l'intérieur

3 Culture :

Option 1 : Autoclavage

Option 2 : Ajout, sous PSM, d'un désinfectant sous forme concentrée jusqu'à la concentration finale recommandée

4 Mains :

Option 1 : Lavage à l'eau et au savon

Option 2 : Friction hydro-alcoolique

5 Décontamination de petit matériel réutilisable et non immergeable :

Exemple : enceinte de petite centrifugeuse

Option 1 :

- Nettoyage : papier absorbant pré-imprégné d'une solution de détergent-désinfectant
- Rinçage : papier absorbant pré-imprégné d'eau

Option 2 : Autoclavage si le petit matériel le supporte

6 Surface difficilement accessible :

Exemple : plafond, derrière le congélateur, PSM, mobilier fixe, etc.

Désinfection des Surfaces par Voie Aérienne (DSVA)

7 Plan de travail des PSM :

- Application d'un détergent-désinfectant de surface
- Ne pas rincer

8 Décontamination des déchets DASRI :

Pipettes plastiques, boîtes de culture, etc.

Option 1 : Autoclavage

Option 2 : Désinfection chimique préalable au conditionnement dans la caisse DASRI

9 Sol :

- Application d'un détergent-désinfectant pour sols
- Ne pas rincer